

事 務 連 絡  
令和 7 年 4 月 25 日

各 検疫所 御中

健康・生活衛生局食品監視安全課

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である  
物質の試験法に係る分析上の留意事項の一部改正について

今般、標記について、消費者庁食品衛生基準審査課から、別添のとおり各都道府県等衛生主管部（局）食品衛生主管課宛てに事務連絡が発出されましたので送付いたします。

関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

事 務 連 絡  
令和 7 年 4 月 25 日

厚生労働省健康・生活衛生局  
食品監視安全課 御中

消費者庁食品衛生基準審査課

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である  
物質の試験法に係る分析上の留意事項の一部改正について

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部を改正する件について、本年 4 月 18 日付け消食基第 244 号消費者庁次長通知をもって通知したところです。

これに関連して、今般、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法に係る分析上の留意事項について」（平成 17 年 1 月 24 日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡（最終改正：令和 6 年 3 月 26 日））の別紙を改正しましたので、関係者への周知等をお願いします。

事 務 連 絡  
令和 7 年 4 月 25 日

各  $\left[ \begin{array}{c} \text{都 道 府 県} \\ \text{保健所設置市} \\ \text{特 別 区} \end{array} \right]$  衛生主管部（局）食品衛生主管課 御中

消費者庁食品衛生基準審査課

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である  
物質の試験法に係る分析上の留意事項の一部改正について

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部を改正する件について、本年 4 月 18 日付け消食基第 244 号消費者庁次長通知をもって通知したところです。

これに関連して、今般、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法に係る分析上の留意事項について」（平成 17 年 1 月 24 日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡（最終改正：令和 6 年 3 月 26 日））の別紙を改正しましたので、業務の参考として連絡いたします。

(別紙)

ミニカラム等の一般名と製品名の例

|    | 一般名                                                                                | 製品名                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | アクリルアミド共重合体結合グリセリルプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (360 mg)<br>(注) 強塩基性陰イオン交換体ミニカラム (360 mg) も参照 | Sep-Pak Accell Plus QMA                                                                                                                                                                |
| 2  | アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (360 mg)                                                     | Sep-Pak NH <sub>2</sub>                                                                                                                                                                |
| 3  | アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg)                                                     | Bakerbond Amino (NH <sub>2</sub> )<br>Bond Elut NH <sub>2</sub><br>Sep-Pak NH <sub>2</sub>                                                                                             |
| 4  | アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                                   | Bond Elut NH <sub>2</sub><br>Sep-Pak NH <sub>2</sub>                                                                                                                                   |
| 5  | アミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (遮光、1,000 mg)                                                | Bond Elut NH <sub>2</sub><br>これを遮光して用いる。                                                                                                                                               |
| 6  | アルミナ (塩基性) ミニカラム (1,710 mg)                                                        | Sep-Pak Alumina B                                                                                                                                                                      |
| 7  | アルミナ (酸性) ミニカラム (1,710 mg)                                                         | InertSep AL-A<br>Sep-Pak Alumina A                                                                                                                                                     |
| 8  | アルミナ (酸性) ミニカラム (1,850 mg)                                                         | Sep-Pak Alumina A                                                                                                                                                                      |
| 9  | アルミナ (中性) ミニカラム (500 mg)                                                           | Bond Elut AL-N<br>InertSep AL-N<br>Sep-Pak Alumina N                                                                                                                                   |
| 10 | アルミナ (中性) ミニカラム (1,000 mg)                                                         | InertSep AL-N                                                                                                                                                                          |
| 11 | アルミナ (中性) ミニカラム (1,710 mg)                                                         | Sep-Pak Alumina N                                                                                                                                                                      |
| 12 | アルミナ (中性) ミニカラム (1,850 mg)                                                         | Sep-Pak Alumina N                                                                                                                                                                      |
| 13 | エチルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                                       | Bond Elut C <sub>2</sub><br>Sep-Pak tC <sub>2</sub>                                                                                                                                    |
| 14 | エチレンジアミントリ酢酸- <i>N</i> -プロピルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                              | Discovery DSC-WCX                                                                                                                                                                      |
| 15 | エチレンジアミン- <i>N</i> -プロピルシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg)                                    | Bond Elut PSA<br>InertSep PSA                                                                                                                                                          |
| 16 | エチレンジアミン- <i>N</i> -プロピルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                  | Bond Elut PSA<br>InertSep PSA                                                                                                                                                          |
| 17 | オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム (360 mg)                                                      | Sep-Pak C <sub>18</sub>                                                                                                                                                                |
| 18 | オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg)                                                      | Bond Elut C <sub>18</sub><br>Bond Elut Jr. C <sub>18</sub><br>InertSep C <sub>18</sub><br>InertSep C <sub>18</sub> -B<br>InertSep Slim-J C <sub>18</sub> -B<br>Sep-Pak C <sub>18</sub> |
| 19 | オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム (850 mg)                                                      | Sep-Pak C <sub>18</sub>                                                                                                                                                                |

|    | 一般名                                                                                         | 製品名                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                                             | Bond Elut C <sub>18</sub><br>InertSep C <sub>18</sub><br>InertSep C <sub>18</sub> -C<br>InertSep C <sub>18</sub> -FF<br>Sep-Pak C <sub>18</sub> |
| 21 | オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム (遮光、1,000 mg)                                                          | Bond Elut C <sub>18</sub><br>これを遮光して用いる。                                                                                                        |
| 22 | オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム (2,000 mg)                                                             | Bond Elut C <sub>18</sub><br>InertSep C <sub>18</sub>                                                                                           |
| 23 | オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム (5,000 mg)                                                             | Bond Elut C <sub>18</sub><br>Sep-Pak tC <sub>18</sub>                                                                                           |
| 24 | カルボキシエチルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                                           | Bond Elut CBA                                                                                                                                   |
| 25 | カルボキシジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (150 mg)                                         | Oasis WCX                                                                                                                                       |
| 26 | カルボキシメチル基結合型弱酸性陽イオン交換樹脂ミニカラム (250 mg)                                                       | Presep CM                                                                                                                                       |
| 27 | 強塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム (150 mg)<br>(注) 4級アミン修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (150 mg) も参照 | Oasis MAX                                                                                                                                       |
| 28 | 強塩基性陰イオン交換体ミニカラム (360 mg)                                                                   | Sep-Pak Accell Plus QMA                                                                                                                         |
| 29 | 強酸性陽イオン交換体ミニカラム (500 mg)<br>(注) ベンゼンスルホンプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg) も参照                     | Bond Elut SCX<br>InertSep SCX                                                                                                                   |
| 30 | 強酸性陽イオン交換樹脂ミニカラム (500mg)<br>(注) スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (500 mg) も参照  | Oasis MCX                                                                                                                                       |
| 31 | グラファイトカーボンミニカラム (250 mg)                                                                    | Bond Elut Carbon<br>InertSep GC<br>InertSep GC-e<br>Supelclean ENVI-Carb                                                                        |
| 32 | グラファイトカーボンミニカラム (500 mg)                                                                    | InertSep GC<br>Supelclean ENVI-Carb                                                                                                             |
| 33 | グラファイトカーボンミニカラム (1,000 mg)                                                                  | Supelclean ENVI-Carb                                                                                                                            |
| 34 | グラファイトカーボン/アミノプロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム (500 mg/500 mg)                                          | ENVI-Carb/LC-NH <sub>2</sub><br>InertSep GC/NH <sub>2</sub><br>Supelclean ENVI-Carb/NH <sub>2</sub>                                             |
| 35 | グラファイトカーボン/エチレンジアミン- <i>N</i> -プロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム (500 mg/500 mg)                         | InertSep GC/PSA<br>ENVI-Carb II/PSA                                                                                                             |
| 36 | グリセリルプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (360 mg)                                                            | Sep-Pak Diol                                                                                                                                    |
| 37 | 合成ケイ酸マグネシウムミニカラム (900 mg又は910 mg)                                                           | Sep-Pak Florisil                                                                                                                                |
| 38 | 合成ケイ酸マグネシウムミニカラム (1,000 mg)                                                                 | InertSep FL-PR<br>Mega Bond Elut-FL                                                                                                             |

|    | 一般名                                                                                                                         | 製品名                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 39 | シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg)                                                                                              | InertSep CH                                                              |
| 40 | シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                                                                            | Bond Elut CH                                                             |
| 41 | シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム (遮光、1,000 mg)                                                                                         | Bond Elut CH<br>これを遮光して用いる。                                              |
| 42 | シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム (2,000 mg)                                                                                            | Bond Elut CH                                                             |
| 43 | シクロヘキシルシリル化シリカゲルミニカラム (遮光、2,000 mg)                                                                                         | Bond Elut CH<br>これを遮光して用いる。                                              |
| 44 | ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (60 mg)                                                                               | Oasis HLB                                                                |
| 45 | ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (200 mg)                                                                              | Oasis HLB                                                                |
| 46 | ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (500 mg)                                                                              | Oasis HLB                                                                |
| 47 | 弱塩基性陰イオン交換体ミニカラム (500 mg)<br>(注) ゼラノール試験法(畜水産物)では、「弱塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム (500 mg)」としているが、「弱塩基性陰イオン交換体ミニカラム (500 mg)」が正しい一般名である。 | Bond Elut DEA                                                            |
| 48 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム (150 mg)<br>(注) 3級アミン修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (150 mg) も参照                                 | Oasis WAX                                                                |
| 49 | シリカゲルミニカラム (500 mg)                                                                                                         | Bond Elut SI<br>Sep-Pak Silica<br>Discovery DSC-Si<br>InertSep SI        |
| 50 | シリカゲルミニカラム (690 mg)                                                                                                         | Sep-Pak Silica                                                           |
| 51 | シリカゲルミニカラム (遮光、690 mg)                                                                                                      | Sep-Pak Silica<br>これを遮光して用いる。                                            |
| 52 | シリカゲルミニカラム (800 mg)                                                                                                         | Presep-C Silica Gel                                                      |
| 53 | シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                                                                                       | Bond Elut SI<br>Sep-Pak Silica<br>InertSep SI                            |
| 54 | スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム (265 mg)                                                                                              | InertSep PLS-2<br>Sep-Pak PS2                                            |
| 55 | スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム (500 mg)                                                                                              | GL-Pak PLS-2<br>InertSep PLS-2<br>Sep-Pak PS2<br>Supelclean ENVI-Chrom P |
| 56 | スチレンジビニルベンゼン- <i>N</i> 含有ビニル共重合体ミニカラム (500 mg)                                                                              | InertSep HLB                                                             |
| 57 | スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (150 mg)                                                                      | Oasis MCX                                                                |
| 58 | スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (500 mg)                                                                      | Oasis MCX                                                                |
| 59 | スルホン酸塩修飾メタクリレート共重合体ミニカラム (1,000 mg)                                                                                         | InertSep MC-1                                                            |

|    | 一般名                                                                            | 製品名                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 60 | 多孔性ケイソウ土カラム (5 mL保持用)                                                          | Chem Elut CE1005<br>InertSep K-solute 5 mL                   |
| 61 | 多孔性ケイソウ土カラム (10 mL保持用)                                                         | InertSep K-solute 10 mL                                      |
| 62 | 多孔性ケイソウ土カラム (20 mL保持用)                                                         | Chem Elut CE1020<br>Extrelut NT20<br>InertSep K-solute 20 mL |
| 63 | 多孔性ケイソウ土カラム (50 mL保持用)                                                         | Chem Elut CE2050                                             |
| 64 | 窒素含有極性基修飾メタクリレートスチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム (200 mg)                                 | InertSep PLS-3                                               |
| 65 | トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg)                                            | Bond Elut SAX<br>InertSep SAX                                |
| 66 | トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                          | Bond Elut SAX                                                |
| 67 | トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (5,000 mg)                                          | Bond Elut SAX                                                |
| 68 | トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル/エチレンジアミン- <i>N</i> -プロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム (500 mg/500 mg) | InertSep SAX/PSA<br>Supelclean SAX/PSA                       |
| 69 | トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル及びベンゼンスルホンプロピルシリル化シリカゲル混合ミニカラム (200 mg)                   | Bond Elut AccuCAT<br>(SAXとSCXの混合物)                           |
| 70 | トリメチルアミノプロピルシリル化シリカゲル及びベンゼンスルホンプロピルシリル化シリカゲル混合ミニカラム (600 mg)                   | Bond Elut AccuCAT<br>(SAX と SCX の混合物)                        |
| 71 | トリメチルアンモニウム塩修飾メタクリレート重合体ミニカラム (500 mg)                                         | InertSep MA-1                                                |
| 72 | プロピルスルホンシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg)                                                | Bond Elut PRS                                                |
| 73 | プロピルスルホンシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                              | Bond Elut PRS                                                |
| 74 | ベンゼンスルホンプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (500 mg)                                            | Bond Elut SCX<br>Bond Elut SCX HF<br>InertSep SCX            |
| 75 | ベンゼンスルホンプロピルシリル化シリカゲルミニカラム (1,000 mg)                                          | Bond Elut SCX                                                |
| 76 | 3級アミン修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (150 mg)                          | Oasis WAX                                                    |
| 77 | 3級アミン修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (500 mg)                          | Oasis WAX                                                    |
| 78 | 4級アミン修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (150 mg)                          | Oasis MAX                                                    |
| 79 | 4級アミン修飾ジビニルベンゼン- <i>N</i> -ビニルピロリドン共重合体ミニカラム (500 mg)                          | Oasis MAX                                                    |